


OBSERVER à LA LOUPE BINOCULAIRE

LES DIFFERENTES PARTIES DE LA LOUPE

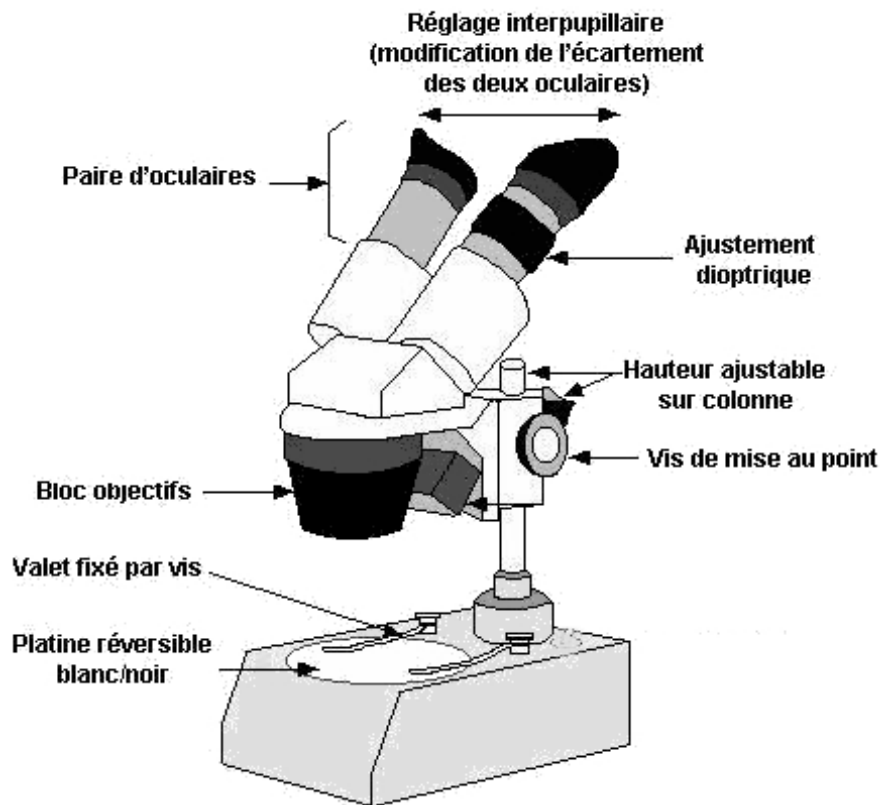

ETAPES DU REGLAGE

1. Choisir la couleur de la platine la mieux adaptée à l'objet observé.
2. Poser l'objet au milieu de la platine.
3. Fixer l'objet par les valets si nécessaire.
4. Placer ses yeux devant les oculaires et régler leur écartement.
5. Régler la vision binoculaire avec la vis d'ajustement dioptrique.
6. Réaliser la mise au point en utilisant :
 - a. La vis de mise au point
 - b. La hauteur ajustable sur colonne